

- DropBox (サンガーシーケンス解析) -
サンプル無料回収サービス

週末も納品！土曜 / 祝日^{*1}でも解析 & データ納品

簡便、迅速、高品質！アゼンタの受託解析サービス

回収エリア近辺なら、利用しない手はない。

回収エリア：吉田キャンパス近辺


※現在は対象地域(黄色)内の特定の施設で運行しています。運行対象ではない施設の場合もございますが、お気軽にご相談下さい。



まずはご相談ください。

初回
6,600円分
無料^{*1}

DropBox：箱状の入れ物。

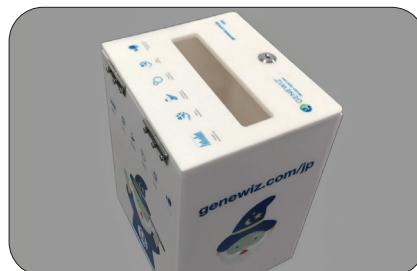

Sack：袋状の入れ物。



3つの特長

1. 簡便

回収用の箱や袋にサンプル
と注文書を入れるだけ
梱包も集荷依頼も不要!

2. 無料

1チューブから回収
いつでも送料無料!

3. 迅速

月～金回収
翌日夕方～データ納品!

■ 詳しくは裏面をご覧ください

^{*1} 回収日の詳細は DropBox 添付のカレンダーでご確認ください。

^{*2} 初回プロモーションご利用方法:アゼンタアカウント登録の上、システムからご注文ください。プロモーションコード入力欄に“GAFs6kJP”と入力。6,600円引き(税抜6,000円)のお見積が表示されます。ご確認の上、ご注文を確定してください。(ご利用条件:初回注文時適用。1回のご注文に限り使用可能。1Labあたり2回(アカウントまで)。端数は請求、原則定価で計算。)

※ご希望のお客様には、所在地情報をもとに、集荷のタイムテーブルをご連絡させていただきます。COVID-19 感染防止・予防の観点から、非接触で回収できる場所への設置をお願いしております。

■ サービスと価格

サービス名	1~47 反応	48~93 反応	94 反応以上	納期	補足
プレミックス	715 円 / 反応 (税抜 650 円)	440 円 / 反応 (税抜 400 円)	385 円 / 反応 (税抜 350 円)	原則翌日夕方* ~ 順次報告となります。	1 反応から注文可能。 ご注文時の反応数で単価が決まります。
特殊プロトコル (追加料金)	495 円 / 反応 (税抜 450 円)	440 円 / 反応 (税抜 400 円)	330 円 / 反応 (税抜 300 円)		解析困難配列が含まれる反応にのみ、 任意で適用可能。

* サンプルが午前着の場合、原則当日午後より順次報告。サンプルが午後着の場合、原則当日深夜より順次報告。

■ 調製方法

サンプルタイプ	テンプレート長 (全長)	テンプレート量	プライマー量	テンプレート + プライマーの総量
プラスミド	< 6 kb	約 500 ng	25 pmol (5 μM の溶液を 5 μL)	15 μL (ユニバーサルプライマー利用時は、テンプレート DNA のみを 10 μL としてご提出ください)
	6 - 10 kb	約 800 ng		
	> 10 kb	約 1,000ng		
PCR 産物 (精製済)	< 500 bp	約 10 ng		
	500 - 1,000 bp	約 20 ng		
	1,000 - 2,000 bp	約 40 ng		
	2,000 - 4,000 bp	約 60 ng		
	> 4,000 bp	プラスミドとして処理		

■ ご利用方法

- Step 1** ● アカウントをご登録ください。
<https://www.azenta.com/ja-JP>
- Step 2** ● DropBox ご利用希望のご連絡をください。
メール：DNASeq.JP@azenta.com / TEL：03-6628-2950
回収サービスの運行可否については、検討後ご連絡いたします。
- Step 3** ● DropBox.No. を決定し、ご連絡します。
- Step 4** ● ご指定の場所に回収箱 DropBox (袋) を設置いたします。
接触を避けるために [共有スペース] あるいは [研究室や居室の扉の外] への設置をお願いしています。
- Step 5** ● Web にてご注文ください。
① ご注文情報入力：サービスタイプ、DNA・プライマー情報等
② お見積金額を確認
③ サンプルの提出画面にて
1. マイドロップボックスから選択
2. ご利用の Box.No. ○○を選択
3. カレンダーから回収日の指定も可能
④ PO 番号には発注番号あるいは注文者氏名入力、利用規約を確認の上、チェック
⑤ 【提出】 ボタンをクリックして注文書を印刷
初回ご利用時などマイドロップボックスを選択できない場合は、弊社 (03-6628-2950) までご連絡ください。
- Step 6** ● 注文番号ごとにサンプルと注文書を同封し、DropBox (袋) に入れてください。準備完了!! 自動的に弊社回収員が伺います。

■ サンプルの提出画面

The screenshot shows the 'Sample Submission' page. It includes a dropdown menu for 'Sample pickup location' (1. マイドロップボックスから選択), a dropdown for 'DropBox' (2. Sample pickup at TestP Institution - Box.No.020 by 4:00PM), and a calendar for selecting the submission date (3. サンプル提出予定日を指定する (任意)). A checkbox for 'I will submit samples on dry ice' is also visible.

- **締め切り時間について**
地区ごとに「注文締め切り時間」と「サンプル投函締め切り時間」が設定されています。別途お知らせいたします。締め切り時間以降は翌回収日の回収となります。
- **回収日の指定について**
回収日の指定が可能です。サンプルの提出画面で「サンプル提出予定日を変更する」からご指定ください。

アゼンタ株式会社

〒142-0043 東京都品川区二葉二丁目9番15号
NFパークビルディング 4階
TEL. 03-6628-2950 FAX. 03-6628-2951
E-mail. DNASeq.JP@azenta.com

www.azenta.com/ja-JP

取扱店・代理店記入欄

GA011FL-R0-2105TC

©2021 Azenta Japan Corp.

本サービスは研究用のみに使用できません。診断目的に使用することはできません。

当印刷物に記載されている会社名および商品名などは、各社の商標または登録商標です。表示価格は税込価格です。本印刷物記載の内容は 2021 年 5 月現在のものです。